

Handhabungshinweis Kanülen

Mit dem Produkt SniPha 360 wird eine Einweg-Kanüle und eine Einweg-Spritze mitgeliefert. So kann die Phagenmischung entnommen werden, ohne die verbleibende Flüssigkeit in der Flasche zu verschmutzen.



Schüttele die Flasche vor der Entnahme und öffne die blaue Abdeckkappe. Wenn möglich, reinige den Einstichbereich mit einem Alkoholtupfer.



Setze die Einweg-Kanüle auf die Einweg-Spritze.



Stich die Kanüle durch den Verschlussstopfen der Flasche.



Entnimm die gewünschte Menge



Entferne die Kanüle von der Spritze.
Die Phagenmischung in der Spritze ist nun bereit für deinen Versuch



Entsorge die Kanüle und die Spritze nach dem Gebrauch im Restmüll

Sollte die Flasche komplett entleert werden, empfiehlt sich, das Abnehmen der Aluminium-Kappe und des Verschlussstopfen.

